

Epoch Life Science

# EconoSpin™

## ゲル濾過カラム・空カラム

エコノスピシリーズに **ゲル濾過カラム** が加わります



※50個入り/袋

※サンプル容量：10~50 $\mu$ l

※4℃で1年間の保管が可能です。

《材質》

カラム本体：ポリプロピレン  
フィルター：ポリエチレン



## ゲル濾過カラム

[Sephadex G-50]充填済み

《用途例》

- ・タンパク質の脱塩
- ・蛍光色素の除去（シークエンス反応）
- ・ヌクレオチドの除去（PCR反応）
- ・ラジオアイソトープの除去

《ご使用前の操作》

担体は抗菌剤入り蒸留水に溶解しています。

ご使用前に、カラムの下部を折りチューブに入れて

一旦遠心(2000RPM・2分間)にかけてから、

新しいチューブに入れ替えてサンプルを添加してください。

## 空カラム

目的の担体を充填して  
カラムを自作される方に

ゲル濾過カラムだけでなく  
アフィニティカラムや  
イオン交換カラムの作製にも

《例》

Niアガロース担体を充填して  
Hisタグタンパク質の精製に



※フタの有無・形状を選べます。

※各250個入り/袋

《材質》

カラム本体：ポリプロピレン  
フィルター：ポリエチレン



送信方向

FAX 072-640-5181

# エコノスピン™ ゲル濾過カラム・空カラム 発注書

型番	種類		規格	入数	価格 (円・税別)	ご発注数
EP-31401	ゲル濾過カラム [Sephadex G-50]		フタ有 (Screw cap) ※付属チューブなし	50本/袋	17,500	袋
EP-31301	空カラム		フタ有 (Screw cap) ※付属チューブなし	250本/袋	22,500	袋
EP-31201	空カラム		フタ有 (Attached lid) 2ml丸底チューブ付	250本/袋	22,500	袋
EP-31101	空カラム		フタ無 2ml丸底チューブ付	250本/袋	22,500	袋

ご所属 部署名	フリガナ		
ご氏名	フリガナ	E-mail	
ご住所	〒		
TEL		FAX	
ご発注日	年	月	日
	希望納品日	年	月
代理店	(担当者名)		

【販売店】

【輸入元・販売元】



株式会社ジーンデザイン

大阪府茨木市彩都あさぎ7-7-29

Tel 072-640-5180 / Fax 072-640-5181

E-mail dna@genedesign.co.jp

HP <http://www.genedesign.co.jp>